


J ステージ上下式顕微鏡

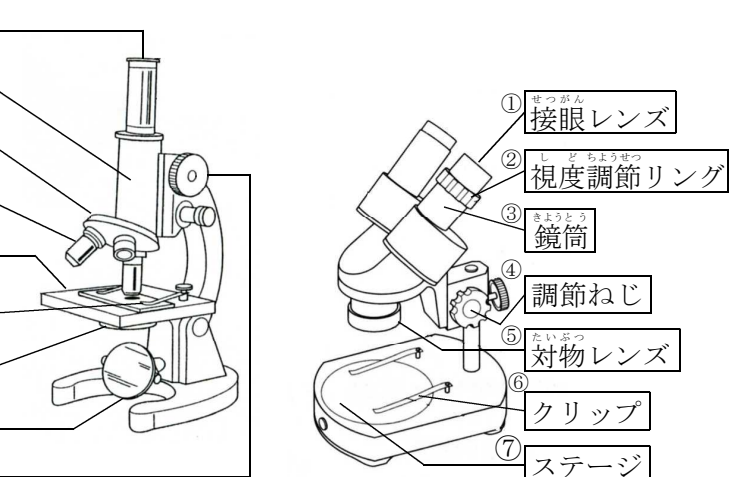

K 鏡筒上下式顕微鏡

L 双眼実体顕微鏡

ステージ上下式顕微鏡




① 水平で直射日光があたらない明るいところで使う。

② 対物レンズをいちばん低倍率のものにする。

**なぜか** 低倍率のほうが見える範囲が広く目的物をさがしやすいから

③ 接眼レンズをのぞきながら反射鏡としぼりを調節して視野全体が一様に明るく見えるようにする。

④ 見たい物が視野の中央にくるようにプレパラートをステージにのせてクリップでとめる。

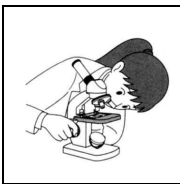

⑤ 真横から見ながら調節ねじを回しプレパラートと対物レンズをできるだけ近づける。

**なぜか** カバーガラスと対物レンズがぶつかるのを防ぐため



⑥ 接眼レンズをのぞいて調節ねじを回しプレパラートと対物レンズを遠ざけながらピントを合わせる。

⑦ しぼりを回して観察したいものが最もはっきり見えるように調節する。